

ハミルトン ディラキアル pH バッファー、導電率標準液、ORP 標準液



## pH 標準液

- ・製造日から5年間の長期保証
- ・使用有効期限はボトルの側面に表記
- ・1回の使用量が僅か20mL。経済的で環境にやさしい
- ・NISTトレースのとれた標準液

## 導電率標準液

- ・未開封時、最長3年間保存可能
- ・NISTトレースのとれた標準液




## pH1.09 から pH12 まで 酸からアルカリまで pH 電極の精度を確実にします

正しい pH 測定を行うには正確なバッファー液が欠かせません。また pH 電極の応答が鈍る、ゼロ点がずれるなど、pH 電極の劣化を正しく知るためにも正確なバッファーが必要です。この常に正確に、常に適切な品質に pH 電極を保つため、ハミルトン社は自らバッファー液を製造し、多くは NIST 標準にトレースが取られています。

バッファー液は長期安定性を保つよう設計され、またボトルも独自の設計によりボトル一体型計量カップ付きとすることで使用量を校正作業の中で自然に管理できるようにし、残量を正確に知ることができます。

一回 20mL から 25mL の計量で 25 回から 20 回の校正が行えます。これにより複数の電極に対し正確な同一のバッファーでの校正が行えます。また 5 年という保存性により、常に同じ精度のバッファーを用いることもできます。

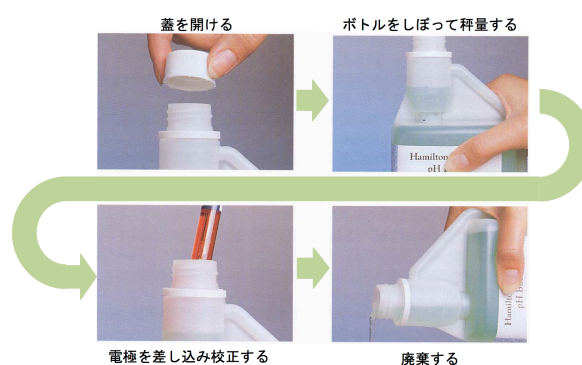

### ハミルトン デュラキヤル NIST バッファー液の pH 値と温度の関係 (pH7 中性を中心にした標準バッファーパック)

バッファー液温度 (°C)	pH4 バッファー液	pH7 バッファー液	pH10 バッファー液
5	4.01	7.09	10.19
10	4.00	7.06	10.15
15	4.00	7.04	10.11
18	4.00	7.03	10.08
20	4.00	7.02	10.06
22	4.00	7.01	10.04
25	4.01	7.00	10.01
30	4.01	6.99	9.97
35	4.02	6.98	9.92
40	4.03	6.97	9.86
45	4.04	6.97	9.83
50	4.05	6.97	9.79

## デュラキアル pH バッファー ラインナップ

### 3点 バランスパック

pH7を中心に、酸、アルカリ両方でバランスがとれた推奨パックです。対称なため pH 電極の酸、アルカリ側での精度をバランス良く検証校正することができます。1パックで20回の校正が行え、スペースを取らず管理が容易です。

pH値	精度	有効期間 (月)	証明書	パッケージ	製品番号 発注番号	標準価格
3点パック 4.01 / 7.00 / 10.01	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	各 500mL	238924 MS-DB-S-34	¥16,900

### デュラキアル 単品シリーズ

3点パックの pH 校正点を超えて測定される場合、単品で組み合わせて適切な校正を行えるようになります。500mL のものはキアルパックを採用しています。

#### 選択方法

中性 (0mV の点) は必ず選択し、アルカリ側の場合、測定点より 1pH 高い値を校正点とします。測定点より高いバッファーが用意されていない場合は最も近いバッファーを選択します。酸側も同様に常時測定する点より 1pH 低い点を校正点とします。測定点より低いバッファーが用意されていない場合は最も近いバッファーを選択します。

pH値	精度	有効期間 (月)	証明書	パッケージ	製品番号 発注番号	標準価格
1.09	±0.02	60	HAMILTON	500mL	238271 MS-DB-S-01	¥5,800
1.68	±0.02	60	HAMILTON	500mL	238272 MS-DB-S-02	¥6,900
2.00	±0.02	60	HAMILTON	500mL	238273 MS-DB-S-03	¥6,900
3.06	±0.02	60	HAMILTON	500mL	238274 MS-DB-S-04	¥6,900
4.01	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	250mL	238317 MS-DB-S-05	¥5,000
4.01	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	500mL	238217 MS-DB-S-06	¥6,400
4.01	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	3×500mL	238917 MS-DB-S-07	¥16,900
4.01	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	5L	238332 MS-DB-S-08	¥33,800
4.01	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	10L	238194 MS-DB-S-09	¥60,500
4.01	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	1000L	238895 MS-DB-S-10	¥3,950,000
5.00	±0.02	60	HAMILTON	500mL	238275 MS-DB-S-11	¥6,900
6.00	±0.02	60	HAMILTON	500mL	238276 MS-DB-S-12	¥6,900
7.00	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	250mL	238318 MS-DB-S-13	¥5,000
7.00	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	500mL	238218 MS-DB-S-14	¥6,400

pH値	精度	有効期間 (月)	証明書	パッケージ	製品番号 発注番号	標準価格
7.00	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	3×500mL	238918 MS-DB-S-15	¥16,900
7.00	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	5L	238333 MS-DB-S-16	¥33,800
7.00	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	10L	238188 MS-DB-S-17	¥60,500
7.00	±0.01/±0.02	24/60	DAkks	1000L	238896 MS-DB-S-18	¥3,950,000
8.00	±0.02	60	HAMILTON	500mL	238277 MS-DB-S-19	¥6,900
9.21	±0.02	60	DAkks	250mL	238319 MS-DB-S-21	¥5,000
9.21	±0.02	60	DAkks	500mL	238219 MS-DB-S-22	¥6,400
9.21	±0.02	60	DAkks	3×500mL	238919 MS-DB-S-23	¥16,900
9.21	±0.02	60	DAkks	10L	238216 MS-DB-S-24	¥60,500
9.21	±0.02	60	DAkks	1000L	238897 MS-DB-S-25	¥3,950,000
10.01	±0.02	60	DAkks	250mL	238321 MS-DB-S-26	¥5,000
10.01	±0.02	60	DAkks	500mL	238223 MS-DB-S-27	¥6,400
10.01	±0.02	60	DAkks	3×500mL	238923 MS-DB-S-28	¥16,900
10.01	±0.02	60	DAkks	10L	238187 MS-DB-S-29	¥60,500
10.01	±0.02	60	DAkks	1000L	238898 MS-DB-S-30	¥3,950,000
11.00	±0.05	24	HAMILTON	500mL	238278 MS-DB-S-31	¥8,000
12.00	±0.05	24	HAMILTON	500mL	238279 MS-DB-S-32	¥8,000

DKDはDAkksに統合されましたため、証明書の発行はDAkksになります。トレーサビリティに変更はありません。カタログにはDKDの名称が残っている場合がありますが、現在DAkksに変更されています。

## 1.3 $\mu$ S/cm から 100mS/cm まで NIST トレースの校正標準液を提供します

USP645 に対応する 1.3 $\mu$ S/cm の NIST にトレースが取られた標準液を提供しています。USP645 に準じた校正が必要な導電率計に対し、従来の基準計器による一点校正以外に、本標準液により基準計器を用いず、NIST トレースの取れた標準液による校正作業（セル定数調整）を容易かつ確実に行えます。また pH と同じように複数の標準液を用いることで、求めたセル定数による導電率レンジの直線性試験・校正も行えます。

### 導電率標準液 価格一覧

導電率	精度	有効期間 (月)	証明書	パッケージ	製品番号	標準価格
1.3 $\mu$ S/cm	±1%	12	DFM/NIST	300mL	238973 MS-CS-S-01	¥36,000
5 $\mu$ S/cm	±1%	36	DFM/NIST	300mL	238926 MS-CS-S-02	¥34,000
15 $\mu$ S/cm	±1%	36	DFM/NIST	300mL	238927 MS-CS-S-03	¥31,000
84 $\mu$ S/cm	±1%	18	DFM/NIST	500mL	238984 MS-CS-S-04	¥17,800
100 $\mu$ S/cm	±1%	36	DFM/NIST	300mL	238934 MS-CS-S-05	¥28,800
147 $\mu$ S/cm	±1%	18	DFM/NIST	500mL	238985 MS-CS-S-06	¥17,800
1413 $\mu$ S/cm	±1%	36	DFM/NIST	300mL	238928 MS-CS-S-07	¥22,800
1413 $\mu$ S/cm	±1%	18	DFM/NIST	500mL	238986 MS-CS-S-08	¥17,800
12880 $\mu$ S/cm	±1%	18	DFM/NIST	500mL	238988 MS-CS-S-09	¥17,800
706 $\mu$ S/cm	±2%	36	DFM/NIST	300mL	238929 MS-CS-S-10	¥22,800
100mS/cm	±1%	36	DFM/NIST	300mL	238935 MS-CS-S-11	¥23,000

## ORP 標準液 粉末から液体へ、安定した 2 つの電位で校正を行う

従来 ORP で決まった電位での校正が行いにくい、電極に付着物がつくなど不便な点を解消しています。

酸化還元電位測定に用いる標準液はキンヒドロンのような粉末を用いないことで、電極への付着のない透明な液体となっています。

ORP は、校正基準は定義されていませんが、ORP 標準液として pH あるいは導電率と同じように同じ作業手順で行えるようパッケージが設計されています。2 種類の電位による直線性の検査に活用できるよう 2 点用意しています。また常に同じ校正品質を保てるよう 2 年の寿命を実現しています。

### ORP 標準液 価格一覧

電位(mV)	精度	有効期間 (月)	証明書	パッケージ	製品番号	標準価格
475	±5mV	24	無し	500mL	238227	¥9,000
475	±5mV	24	無し	250mL	238322	¥6,500
271	±5mV	24	無し	500mL	238228	¥20,100