

ハンディタイプ pH/ORP 計

キー操作簡単マニュアル (TS-110用)

※ キー操作の詳細に関しては別途、取扱説明書をご参照ください。

電源OFFの状態

◆パラメータの設定

Mode + Power → Power → Mode

先に押す 押す 離す 離す

◆保存データの消去

Store + Power → Power → Store

先に押す 押す 離す 離す

測定モードの状態

◆分解能（少数転の位置）の変更

Enter + Mode

先に押す 押す

◆自動読取り機能のON/OFF

Auto read

押す

測定モードの状態

◆測定データの手動保存モードに入る

Store

押す

◆測定データの自動保存機能のON/OFF

Enter + Store

先に押す 押す

測定モードの状態

◆保存データの表示又は転送モードに入る

Recall

押す

◆測定データの自動転送機能のON/OFF

Enter + Recall

先に押す 押す